

Inkubator Typ MT Digital



Betriebsanleitung

Betrieb: Netzstecker an 230 Volt AC Steckdose einstecken.

Voreinstellung: ***abgestimmt auf Einsatz vom Milchtest MT FARM EF4G***

Bebrütungstemperatur **63°C bis 65°C**
Bebrütungszeit **170-180** Minuten (Timer 1)

Einschalten: Mit Inbetriebnahme des Inkubators (**Kippschalter auf „ON“**) erscheint **kurz die Zahl 650** im Display.

Nach einem Signalton leuchtet die LED Anzeige „Heater“ und im Display erscheint die aktuelle Temperatur. Die Temperaturanzeige blinkt solange, bis die voreingestellte Temperatur von 63°C bis 65°C erreicht ist (ca. 5-10 Minuten/ je nach Umgebungstemperatur).

Testdurchführung: **Aktivieren des Timers**

Sobald die Temperatur erreicht ist (Anzeige blinkt nicht mehr), kann durch **kurzes Drücken der „START“-Taste** der Timer 1 aktiviert werden.

Achtung: „START“-Taste kurz und fest drücken, da die Taste mehrere Funktionen besitzt und in einen Fremdmodus geraten kann.

In der LED Anzeige erscheint die **Restzeit (170/180 Min.)** in Minuten.

Nach Ablauf der Zeit ertönt ein akustisches Signal. Das Signal ertönt **über 5 Minuten**, in dieser Zeit sollten die Röhrchen abgelesen werden. Das Gerät blinkt mit der Zahl „1“ und muss nun ausgestellt werden.

Ausschalten:


Das Gerät wird ausgestellt, indem Sie den **Kippschalter auf „OFF“ stellen** oder den **Stecker aus dem Gerät bzw. der Stromquelle entfernen**.

Temperatur umstellen:

Falls das Gerät die erforderliche Temperatur von 63 – 65 °C nicht erreicht und den Heizvorgang frühzeitig beendet, muss die Soll-Temperatur neu eingestellt werden. Folgen Sie hierzu bitte folgenden Schritten und den dazugehörigen Bildern.

1. Schalten Sie den Kippschalter auf „OFF“ oder ziehen Sie den Stecker des Geräts.
2. Halten Sie die beiden Tasten „SET“ und „START“ gedrückt, während Sie den Kippschalter auf „ON“ stellen oder den Netzstecker in das Gerät einstecken.
3. **Halten Sie beide Tasten weiterhin gedrückt und lassen Sie die Tasten erst los, wenn auf dem Display „SET“ erscheint.**
4. Nach „SET“ erscheint auf dem Display die voreingestellte Temperatur von 30 °C.
5. Drücken Sie nun den oberen Pfeil der „SET“ Taste, bis die erforderliche Temperatur von 64 bzw. 65 °C erreicht ist.
6. Durch einen Druck auf die „START“ Taste speichern Sie die neue Soll-Temperatur ab.
7. Schalten Sie nun das Gerät über den Kippschalter aus oder ziehen Sie den Stecker aus dem Gerät.

Wenn Sie das Gerät wieder einschalten, funktioniert es wie zuvor mit der voreingestellten Temperatur von 64 bzw. 65 °C.

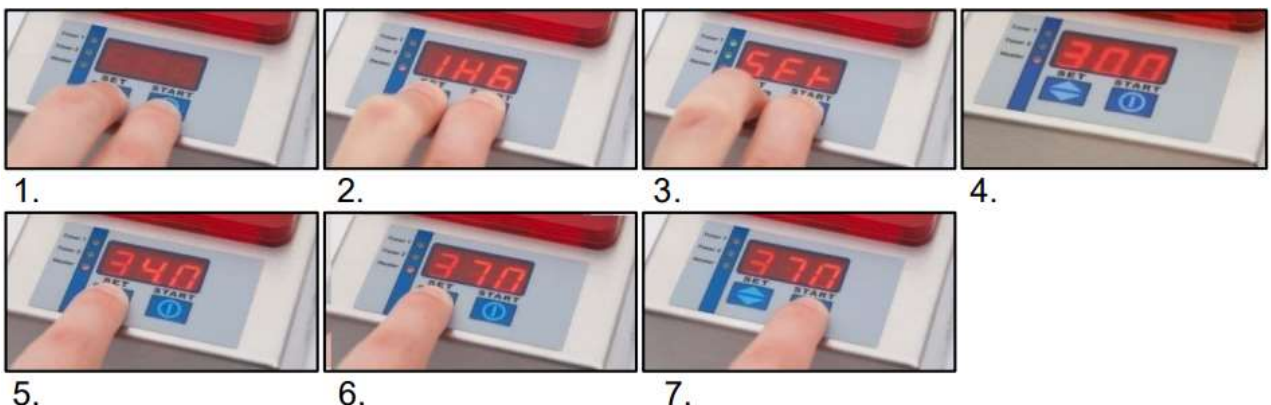

Technische Daten:

Timer: 3 Stunden/Signalton
elektr. Anschluss: 230 Volt AC