

Inkubateur Type MT Digital



Mode d'emploi

Fonctionnement :

Branchez la fiche secteur dans une prise 230 volts AC.

Préréglage :

Adapté à l'utilisation avec le test de lait MT FARM

Température d'incubation : **63 °C à 65 °C**

Temps d'incubation : **170–180 minutes** (Minuteur 1)

Mise en marche:

Lors de la mise en marche de l'incubateur (**interrupteur sur « ON »**), **le chiffre 650** s'affiche brièvement sur l'écran.

Après un signal sonore, la LED « Heater » s'allume et l'écran affiche la température actuelle. L'affichage de la température clignote jusqu'à ce que la température préréglée de 63 °C à 65 °C soit atteinte (environ 5 à 10 minutes selon la température ambiante).

Réalisation du test:

Activation du minuteur

Dès que la température est atteinte (l'affichage ne clignote plus), **appuyez brièvement sur la touche « START »** pour activer le minuteur 1..

Attention : Appuyez brièvement et fermement sur la touche « START » car elle a plusieurs fonctions et pourrait activer un autre mode par erreur.

L'afficheur LED indique le temps restant (170/180 minutes).

Une fois le temps écoulé, un signal sonore retentit pendant 5 minutes. Pendant ce temps, les tubes doivent être lus.


L'appareil clignote avec le chiffre « 1 » et doit maintenant être éteint.

Arrêt : L'appareil s'éteint en plaçant l'interrupteur **sur « OFF »** ou en **débranchant la prise.**

Changer la température: Si l'appareil n'atteint pas la température requise de 63–65 °C et interrompt le chauffage trop tôt, la température de consigne doit être réinitialisée.
Veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Mettez l'interrupteur sur « OFF » ou débranchez l'appareil.
2. Maintenez enfoncées les touches « SET » et « START » pendant que vous remettez l'interrupteur sur « ON » ou rebranchez l'appareil.
3. **Continuez à maintenir les touches jusqu'à ce que « SET » apparaisse à l'écran.**
4. Après « SET », la température préréglée de 30 °C s'affiche.
5. Appuyez sur la flèche supérieure de la touche « SET » jusqu'à atteindre 64 ou 65 °C.
6. Appuyez sur la touche « START » pour enregistrer la nouvelle température de consigne.
7. Éteignez l'appareil ou débranchez-le.

Lors du prochain démarrage, l'appareil fonctionnera avec la température préréglée de 64 ou 65 °C.

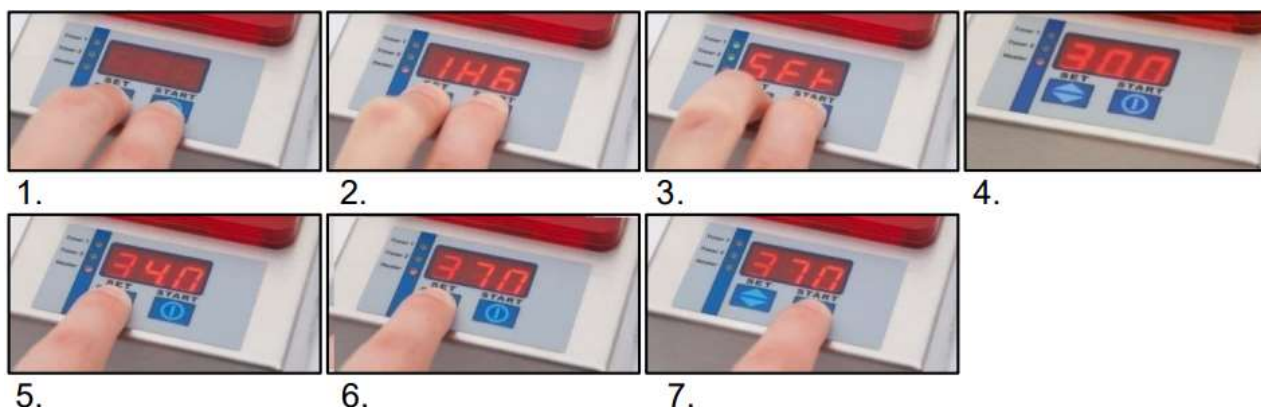

Données techniques: Minuteur : 3 heures / Signal
Alimentation électrique : 230 volts AC